

ACID FAST Mycohold™ Cell Adhesive SS-061M	SÄUREFEST Mycohold™ Zell-Adhäsiv SS-061M
For increasing adhesion of bacteria to glass slides.	Zur Erhöhung der Haftfähigkeit der Bakterien auf dem Glasobjektträger
WARNING: TOXIC-IRRITANT May be harmful if swallowed.	WARNUNG: GIFTIG – REIZSTOFF Verschlucken kann gesundheitsschädlich sein.
Instructions: Place 1 drop of SS-061M on slide with 1 drop of culture. Mix together and spread. Allow to dry and heat fix at 70 to 85° C for at least 15 min.	Anleitung: 1 Tropfen des SS-061M mit 1 Tropfen Kultur auf dem Objektträger vermischen und verteilen. Trocknen lassen und bei 70-85° C mind. 15 Min. fixieren.
CONTENTS (500 mL): deionized water, sodium chloride, proprietary adhesive, and sodium azide.	INHALTSSTOFFE (500 ML): entionisiertes Wasser, Natriumchlorid, proprietäres Adhäsiv und Natriumazid.
LOT EXP	CHARGE VERFALLDATUM