

SS-029CG

AEROSPRAY®

SOLUCIÓN LIMPIADORA PARA BOQUILLAS

Para limpiar líneas de reactivos y boquillas del Aerospray

**ADVERTENCIA: TÓXICO**

Irrita la piel, los ojos y las membranas mucosas. Nocivo si se traga o se absorbe a través de la piel. En caso de que entre en contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente y a fondo con abundante agua. Si persiste la irritación, consultar a un médico. Lavarse las manos después del uso.

CONTENIDO (0,5 galones): Agua desionizada y Ácido Oxálico.

INSTRUCCIONES para su PREPARACIÓN:

1. Utilizar una protección de seguridad adecuada (consultar MSDS para más detalles)
2. Añadir 0,5 galones de metanol (CAS #67-56-1) a la botella.
3. Mezclar vigorosamente.
4. Marcar la siguiente casilla de verificación para indicar que la solución está lista para su uso.

LISTA PARA SU USO... el contenido es ahora inflamable

MODO DE EMPLEO: Seguir los procedimientos especificados en el *Preventive Maintenance Chart* (Gráfico de Mantenimiento Preventivo) para el instrumento utilizado. Contactar con Wescor para instrucciones adicionales sobre aplicaciones específicas; 73x0 para el mantenimiento mensual de la línea "B", A58146; 7520 para el mantenimiento mensual de la línea "D", A5B19; 7+26 para el cambio de tipo de reactivo de línea, A5B148.

LOTE

CADUCIDAD

Teléfono 435 – 752 6011

Teléfono gratuito 800 – 453 2725

Fax 435 – 752 4127

Internet [www.wescor.com](http://www.wescor.com)

WESCOR®

©2000 Wescor, Inc.

459 South Main Street

Logan, UTA 84321 Estados Unidos